


β -香茅醇

dex xeb
chiral columns

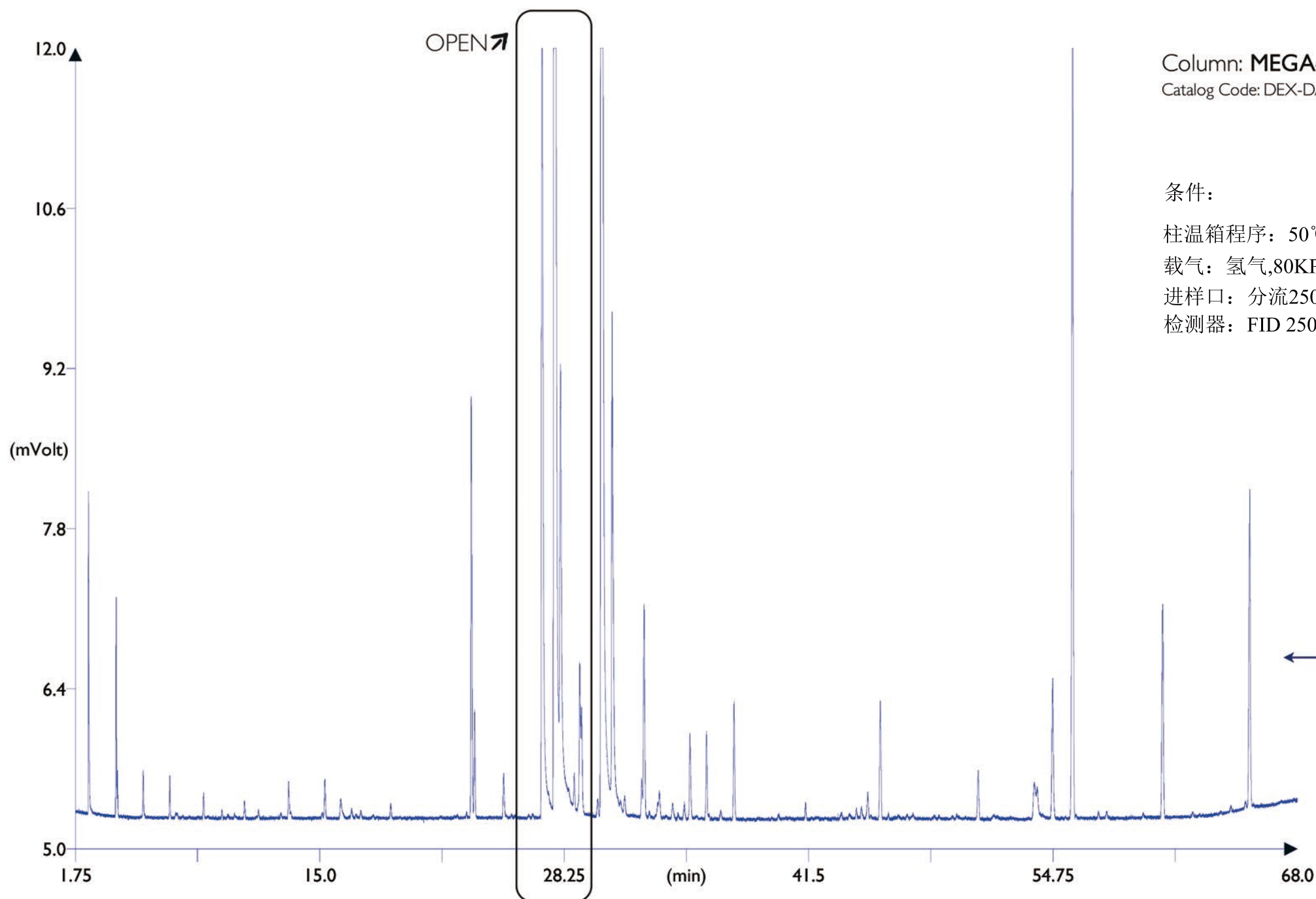

Column: **MEGA-DEX DAC Beta** - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m
Catalog Code: DEX-DAC-B-025-025-25

条件:

柱温箱程序: 50°C-225°C, 2°C/min

载气: 氢气, 80KPa, 恒压模式

进样口: 分流250°C, 分流比200mL/min, 0.5 μ L的进样量

检测器: FID 250°C

← 真正香水样品

制样: 2 μ L样品溶解在1mL的正己烷中

MEGA®

www.mega.mi.it