

空气中的苯和挥发性芳香化合物

Column: **MEGA-WAX** - 0.25mm, 0.25 μ m, 30m

Catalog Code: S-WAX-025-025-30


条件:

柱温箱程序: 40°C(5min)-200°C, 5°C/min

载气: 氮气, 1.5mL/min, 恒流模式

进样口: 热吹附(吸附管, 300°C), 进样口温度80°C, 分流比为10mL/min

检测器: FID 200°C

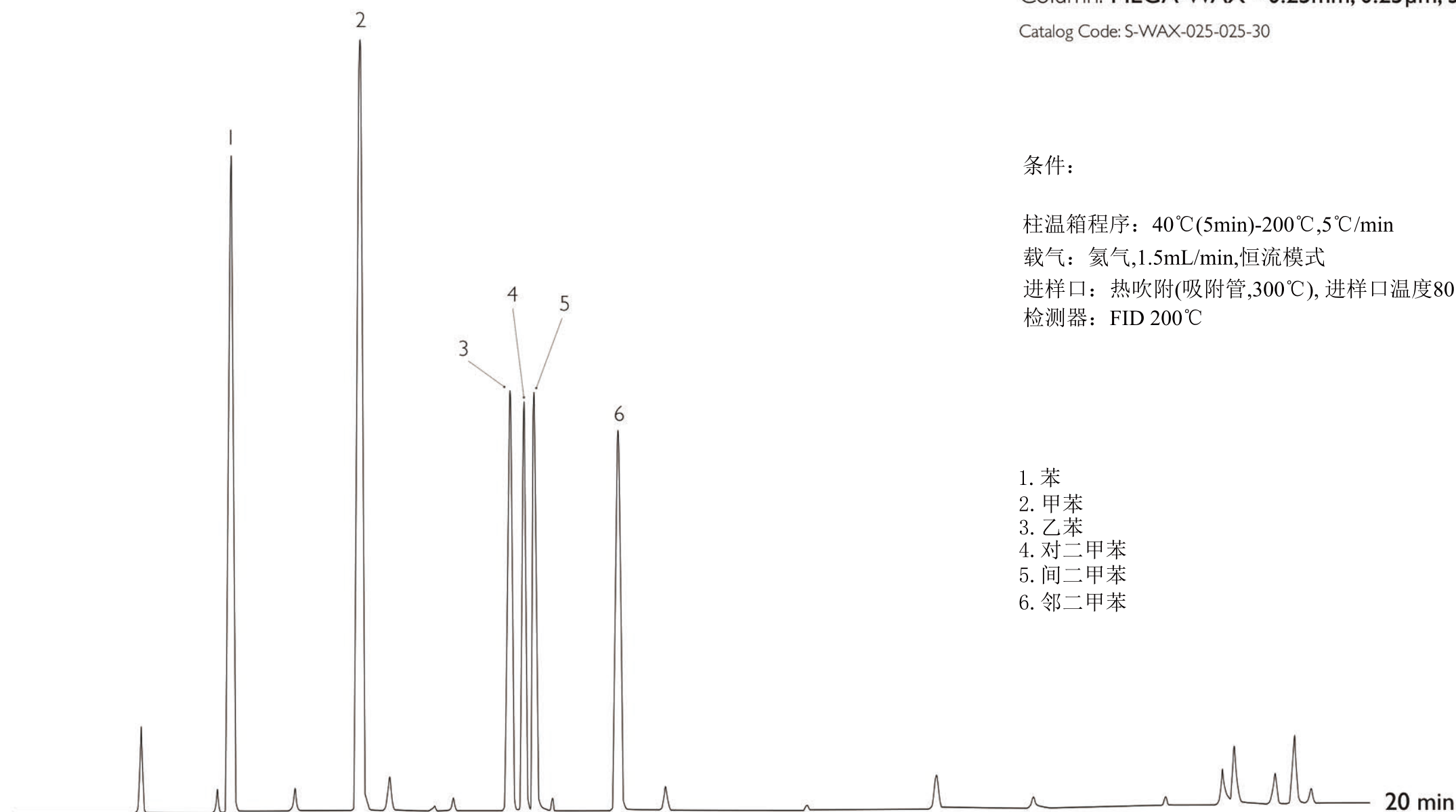

Analysis carried out with DANI Master GC.

1. 苯
2. 甲苯
3. 乙苯
4. 对二甲苯
5. 间二甲苯
6. 邻二甲苯