

香水敏感源

Column: **MEGA-1701 FAST - 0.10mm, 0.10μm, 5m**

Catalog Code: F-1701-010-010-5

条件:

进样口: 分流 250℃, 用进样针进样0.5μL,

1:300分流比


检测器: FID 250℃

柱温箱程序: 50-250℃, 50℃/min

载气: 氢气, 0.5mL/min

峰:

1. 柠檬烯
2. 里哪醇
3. 苜醇
4. 藜芦醇
5. 甲基辛醛
6. 香茅醇
7. /
8. 橙花醛
9. 香叶醛
10. 羟基香茅醛
11. 丁香酚
12. 茴香醚+苯乙炔
13. α-异甲基紫罗兰酮
14. 异丁香酚
15. 铃兰醛
16. 香豆素
17. 肉桂醛
18. 新铃兰醛1
19. 新铃兰醛2
20. 金合欢醇1
21. 金合欢醇2
22. 金合欢醇3
23. 戊基苯乙炔
24. 己基肉桂醛
25. 桂皮醛
26. 水杨酸苄酯
27. 肉桂酸苄酯

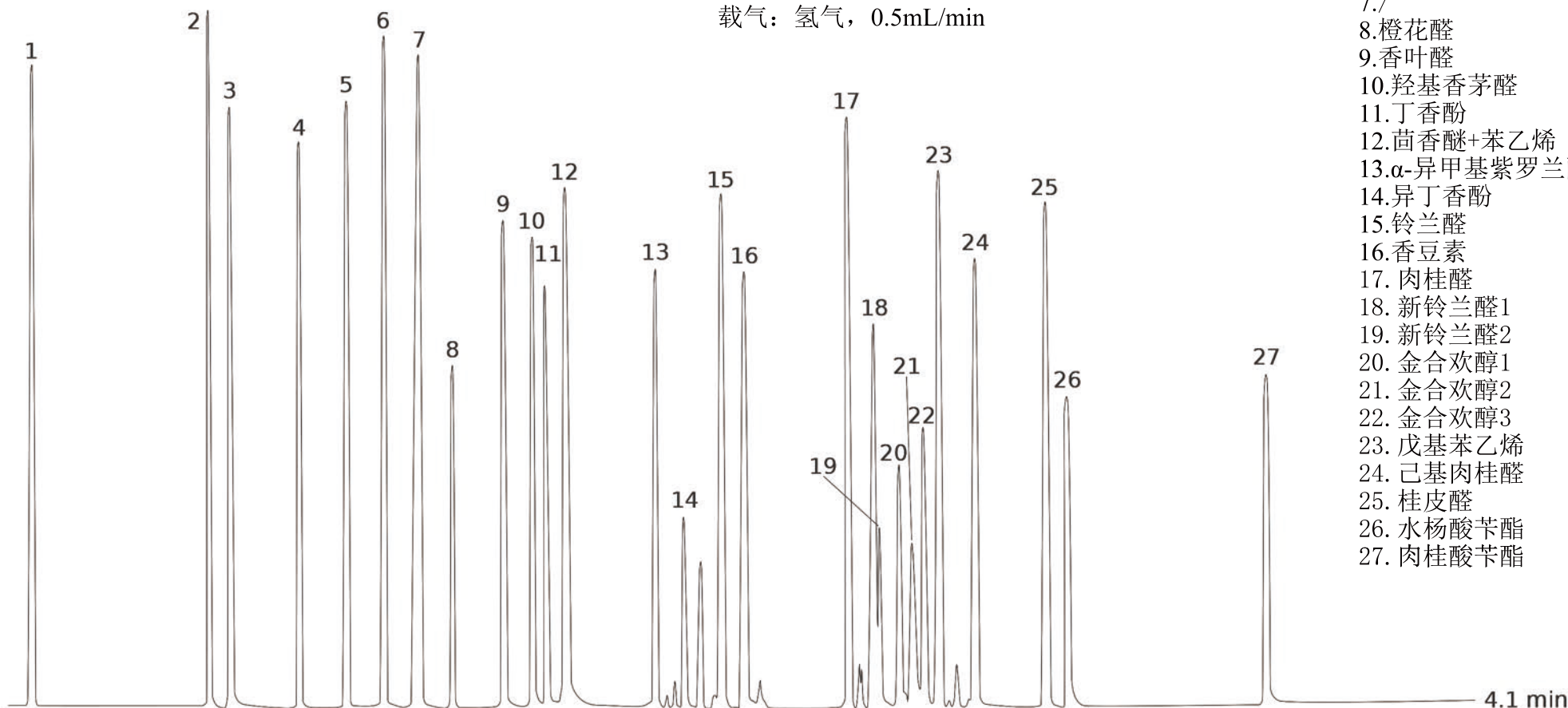

Acknowledgement: Prof. C.Bicchi, C.Brunelli et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.